



故障显示及排除

项目	异常状况	处理方法
1 ~	第一段冷冻机过电流跳脱	检查配电室内之电磁开关过载 (MS1-OL1)保护器是否跳脱，请重新按下复归钮。
2	第二段冷冻机过电流跳脱	检查配电室内之电磁开关过载 (MS2-OL2)保护器是否跳脱，请重新按下复归钮。
3 ~	第一段冷冻系统高压过载跳脱	打开机体下方门盖，高压保护开关 (H.PS1)是否跳脱，如是，请重新按下复归钮。
4	第二段冷冻系统高压过载跳脱	打开机体下方门盖，高压保护开关 (H.PS2)是否跳脱，如是，请重新按下复归钮。
5	温度控制异常	检查箱内风扇是否运转，风扇马达是否焚毁，如是，请通知本公司前去更换。 干球超温保护器是否设定不适当，如是，请重新设定。
6	湿度控制异常	检查水箱是否缺水，如是，请补充水量。 湿球超温保护器 (FS)是否设定不适当，如是，请重新设定。
7 ~	试验机无法启动运转，电源供应异常	请检查是否欠相或逆相安装及电源供应是否正常 欠相 检查线路是否因断线而引起，如是，请修复。 逆相 检查线路是否安装时接错而引起，请将邻近之两电源线互相对调即可排除。
8 ~	箱内温度超温异常	检查超温保护器 (TC3)是否损坏或无法控制一直上升 如是，请通知厂商前去修护。
~ 9	循环风扇异常	请确认循环风扇电磁保护开关 (MS3-OL3)跳脱及线路保险丝是否熔断

